


Quecksilber- Sammelbehälter

- **Aufsammeln von Quecksilber**
- **Sicher Lagern**
- **Ordnungsgemäße Entsorgung**

Quecksilber (Hg) ist giftig und sollte daher mit Vorsicht und Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien eingesetzt werden. Quecksilber von zerbrochenen Thermometern, die mit Quecksilber gefüllt sind sollten daher sofort aufgesammelt und entsorgt werden.

Dazu bietet jetzt Ludwig Schneider einen Sammel- und Versandbehälter für Quecksilber an. Mit diesem praktischen Behälter können Sie Quecksilber aufsammeln, sicher lagern und ordnungsgemäß entsorgen - für eine saubere und sichere Umwelt.

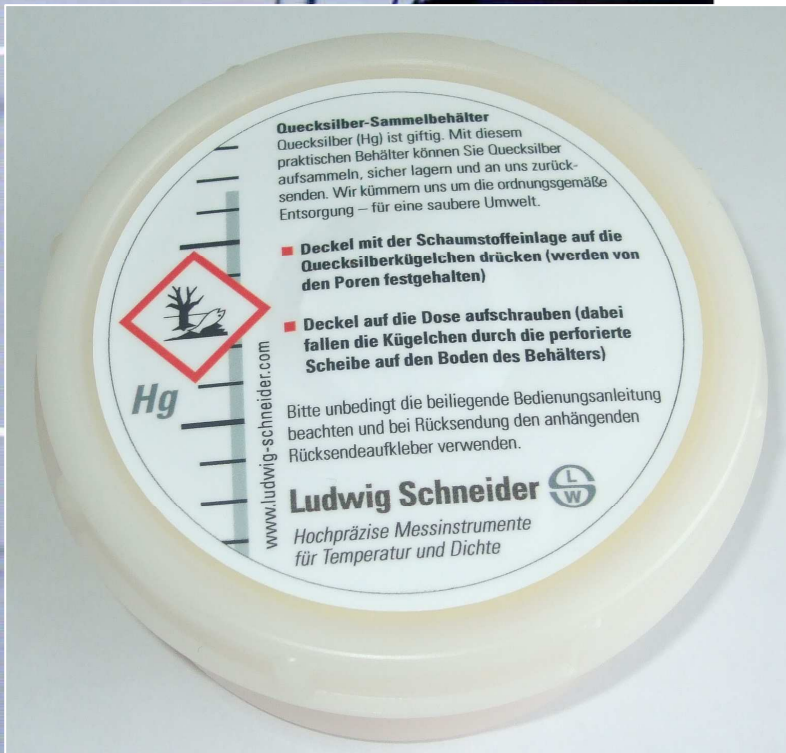

Der Quecksilber-Sammelbehälter besteht aus einer Dose mit einer im Schraubdeckel eingeklebten Spezial-Schaumstoffeinlage. Drückt man die Schaumstoffeinlage leicht auf verschüttetes Quecksilber, öffnen sich deren Poren und saugen die Quecksilberkügelchen auf.

Beim Zuschrauben des Deckels lösen sich die Kügelchen und fallen durch die perforierte Trennscheibe in die Dose.

Die beigefügte Bedienungsanleitung bietet dem Anwender Sicherheit beim Aufsammeln, Lagern und dem ordnungsgemäßen Entsorgen von Quecksilber aus Thermometern.

Den Quecksilber-Sammelbehälter von Ludwig Schneider erhalten Sie unter der Artikel Nr.: 61208



Ludwig Schneider 

Ludwig Schneider GmbH & Co. KG
Postfach 15 61 · 97865 Wertheim
Am Eichamt 4 · 97877 Wertheim
Tel.: +49-93 42- 85 60-0 · Fax: +49-93 42-8 46 71
e-Mail: info@ludwig-schneider.de
www.ludwig-schneider.com